

略号 FKA

カタログ番号 FKA-506

品名 抗デオキシコール酸

本製品は Deoxycholic acid-24-BSA

をウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

内容 : 本バイアル中にELISAで2000 tubeの測定が可能な抗体量を

含む凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して下さい。

更に測定時に緩衝液で希釈(10000倍に希釈)して使用して下さい。

0.25%BSA 10mM PBS (pH7.8)に調整。防腐剤を含まず。

保存 : 製品並びに溶解液は4°Cで保存して下さい。溶解調整液を長期保存する場合は分注して-20°C以下にて保存して下さい。凍結融解を繰り返さないで下さい。

The Cross Reactivities of Anti Deoxycholic Acid Serum

by ELISA

Antigen	DCA-24-BSA rabbit No. 304 x10,000
Label	DCA-24-HRP x500
O. D. of B ₀ / T	2.0(OD)
DCA dose of B ₀ / 2	100. pm
Bile Acid	Cross Reaction
Deoxy Cholic acid	100 %
Tauro DCA	180 %
Glyco DCA	174 %
Cholic acid	1.5 %
Tauro CA	3.0 %
Glyco CA	4.4 %
Litho Cholic acid	1.6 %
Tauro LCA	2.3 %
Glyco LCA	2.3 %
Cheno Deoxy Cholic acid	0.25 %
Tauro CDCA	0.59 %
Glyco CDCA	0.85 %
Urso Deoxy Cholic acid	0.02 %
Tauro UDCA	0.15 %
Glyco UDCA	0.11 %