

フロティッシャー *Fro-Tissuer*

Cat. No. FR01

[凍結切片用：スライドガラス脱落防止表面処理ペン]

パラティッシャー *Para-Tissuer*

Cat. No. PR01

[パラフィン切片用：
スライドガラス脱落防止 および 切片強制伸展用表面処理ペン]

2015年07月30日作成

用途

本品は、切片用のスライドガラス脱落防止表面処理ペンです。

仕様

- 包装：1PC
- 保存条件：室温
- 有効期限：2年（室温）



特長

切片のスライドガラス面からの脱落防止用に開発された溶液をペンに封入し、どなたでも簡単に確実に処理できるようにしました。さらに Para-Tissuer の最も優れている点は、温湯で（湯伸ばし）作業をしなくても冷水または常温水で十分に伸展することです。

使用方法

キャップを取り、スライドガラス表面をペン先でなぞると、薄い皮膜がスライドガラス面に形成されます。この塗布皮膜の上に切片を乗せることで、スライドガラスと切片とが強力に接着し、染色作業中の脱落を防止します。1本のペンで約5,000枚処理できます。

注意事項

高湿度や低温の部屋などでの作業には必ずドライヤーを使用して乾燥させて下さい。乾燥不足の場合にはバックグラウンドの発生や、切片の脱落事故が起きやすくなります。



〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL: <http://www.cosmobio.co.jp/>

●営業部（お問い合わせ）
TEL: (03) 5632-9610 FAX: (03) 5632-9619
TEL: (03) 5632-9620



大 道 産 業 株式会社

[170-0005] 東京都豊島区南大塚 3-48-2 NC ビル 4F
TEL 03(3984)0384 FAX 03(3984)0453

<http://www.daido-sangyo.co.jp/>