

ヒトラクトフェリン希釈液

本品はヒトラクトフェリン ラテックス用の標準物質の溶解・調製、コントロールの溶解および検体の希釈に際し、使用する希釈液です。

【使用法】

本品をヒトラクトフェリン標準物質の溶解に用いる場合：本品 2 mL をヒトラクトフェリン スタンダード（別売）に加えて溶解します。10 分間静置後、ゆっくり混和して標準物質として使用します。

本品をヒトラクトフェリン コントロールの溶解に用いる場合：本品 1 mL をヒトラクトフェリン コントロール（別売）に加えて溶解します。10 分間静置後、ゆっくり混和してコントロール溶液として使用します。

【使用上、又は取扱上の注意】

- 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流などの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
- ロットの異なる希釈液は混和しないで下さい。
- 本品にはアジ化ナトリウムが含まれていますが、法的に毒物として取り扱われる濃度ではありません。アジ化ナトリウムは鉛・銅などの金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、本品を廃棄をする場合は、十分な水道水で流すなどの注意をしてください。
- 期限切れの希釈液は使用しないで下さい。

【貯 法】

2～10 で保存。

【有効期間】

製造日から 2 年間。使用期限は個装箱に表示。

【包 裝】

40 mL × 2 本

発売元 コスモ・バイオ株式会社
東京都江東区東陽 2 丁目 2 番 20 号 東陽駅前ビル

製造元 フジテックス株式会社
神奈川県横浜市都筑区高山 18-6



コスモ・バイオ株式会社