

お客様各位

ピュアクリーンアダプター使用について

この度はピュアクリーンアダプターをご購入いただきまして有難うございます。
弊社のピュアクリーンアダプター使用につきましては下記の使用上の注意が必要でございますので、お守りいただきますようお願いいたします。

1. アダプターの寸法は (ﾀﾞｲ)85 mm×(ｺﾞｺ)118 mm×(高サ)60 mm です。
遠心機のバケットタイプのローターに適合した大きさです(一部高さが適合しないものもあります)。
2. 本アダプターにつきましてはバイアルとピュアクリーン装着時の総重量が 600g以内(1 台あたり)を、また遠心加速度は 1000G 以内での使用を想定しております。これ以上の条件での使用は絶対におやめください。
3. アダプターを閉じるときに手や指を挟むことがありますのでご注意ください。持ち上げる場合はアダプターの底部分をしっかり持って持ち上げてください。
4. アダプターはポリプロピレン樹脂性です。耐薬品性は一般のポリプロピレン樹脂と同等です。

よろしく申し上げます。

倉敷紡績(株)環境メカトロニクス事業部
技術開発部 バイオ開発製造課
TEL 072-800-7970
FAX 072-819-8414

以上