

CRC



COLLAGEN RESEARCH CENTER

1-10-1 Kamikiyoto, Kiyose, Tokyo 204-0013, Japan
Tel+81-424-95-1995 Fax+81-424-95-1990

2010 5 25

コラーゲン技術研修会

— K 3 6 シリーズ —

- 1) K 3 6 シリーズは、腎炎の研究試薬です。
 - K 3 6 S, K 3 6 R, K 3 6 H のいずれも、尿（血清も可）中の抗 type IV collagen NC1 domain (NC1) 抗体を ELISA 法で測定するものです。
K 3 6 S はサル用、K 3 6 R はラット用、K 3 6 H はヒト用です。
 - 尿中の抗 NC1 抗体は、腎臓の組織障害を反映するものと考えられます。

- 2) キット構成；
 - (1) NC1 固相化マイクロプレート
 - (2) 酵素標識抗体
 - (3) 検体希釈液
 - (4) 発色基質液
 - (5) 反応停止液
 - (6) 洗浄液（濃縮）

- 3) 測定概略；

マイクロプレートを洗浄し希釈検体を添加→（反応、洗浄）
→酵素標識抗体を添加→（反応、洗浄）
→発色基質液添加→（反応）
→反応停止液を加え、直ちに測定。



コスモ・バイオ株式会社