


MMP マーカー【MMP Marker, Code No. AK38】

※ 本品は、研究目的にのみご使用ください。

2013 年 9 月 2 日改訂

本品はゼラチンザイモ電気泳動用の MMP マーカーです。MMP-2, ProMMP-2, ProMMP-9 が含まれており、それぞれ 62, 66, 92kDa の位置にバンドを示します。本品には電気泳動用サンプルバッファーが含まれており、その状態で電気泳動に使用することができます（使用前に加熱処理すると失活するので絶対にしないでください）。

《I. 内容》

容量	本数	保存温度	由来	危険表記および取扱上の注意
0.2mL	1 本	4~10℃	ヒト線維肉腫細胞の 無血清培養液	(成分としてドデシル硫酸ナトリウムを 1.3%含む) PRTR 法 第 1 種指定化合物に該当 危険  ※新規対象物質として平成 21 年 10 月 1 日施行 ・可燃性個体 ・強い眼刺激 ・呼吸器への刺激のおそれ ・皮膚に接触すると有害 ・皮膚刺激 ・水生生物に非常に強い毒性あり ・長期にわたる、または反復ばく露により腎臓の障害の恐れ ・飲み込むと有害

Lot No. : ****

使用期限 : ****

由 来 : ヒト線維肉腫細胞の無血清培養液

規 格 : 200 μ l

保存温度 : 10℃以下 (冷蔵)

Pro MMP-9 —

Pro MMP-2 —

MMP-2 —

◀ ※矢印の移動度にも弱いバンドが
検出されます。

右図の泳動パターンは、ゼラチンザイモ電気泳動キット
(分離ゲル濃度 10%) を用いて 10 μ L アプライし
37℃で 24 時間処理させたものになります。



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619

TEL : (03) 5632-9620

● プライマリーセル事業部 (技術的なお問い合わせ)

TEL : (011) 667-5911 FAX : (011) 667-5912

E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp

URL : <http://www.primarycell.com/>