

凍結初代細胞製品

精巣上体周囲脂肪細胞 H-1 (マウス)


【Epididymal Adipocyte(Mouse), Code No.EAC11C】

本製品は研究目的にのみご使用になれます。

2018 年 10 月 18 日改訂

I. 製品概要

本製品は、マウスの精巣上体周囲脂肪組織から採取した前駆脂肪細胞を含む細胞群を凍結した初代細胞製品です。前駆脂肪細胞から成熟脂肪細胞までの全過程における研究にご使用できます。生活習慣病発症のメカニズム解明、および本症例の治療薬の探索等にご使用ください。

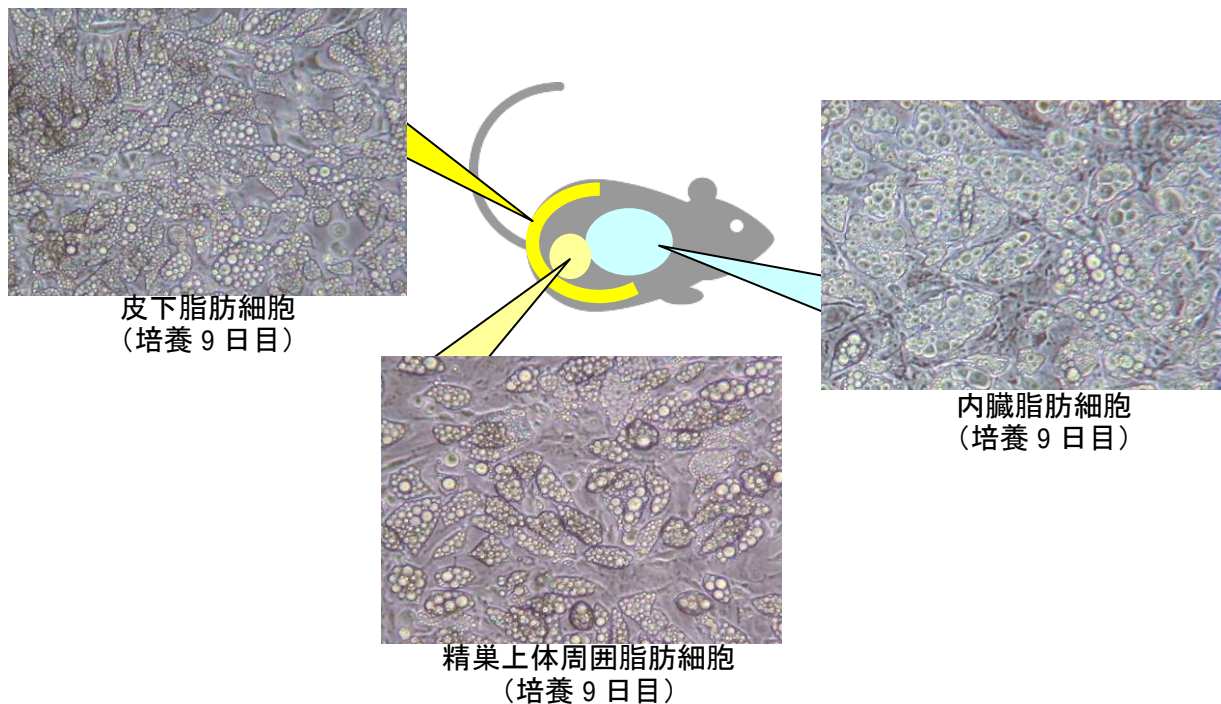

II. 使用前注意事項

本マニュアルを使用前に必ずご確認ください。

本製品はすべて【無菌操作】で実施して下さい。バイオセーフティーレベルは【レベル 1】です。

本製品の培養には別売の専用メディウムをご使用下さい。

III. 製品の保証について

細胞を液体窒素にて正しく保存し、専用メディウム及び試薬を用いてマニュアル通りに培養された場合のみ、培養開始後の増殖不良に関して保証致します。

当社、製品サポート（メール：primarycell@cosmobio.co.jp）までご連絡下さい。

保証期限は【製品お受け取りから 6 ヶ月以内】です。

メディウムや使用方法に変更を加えられた場合や、再凍結した細胞を使用された場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。

IV. 製品構成

構成	容量	本数	保存方法	有効期限
精巢上体周囲脂肪細胞 (マウス、凍結)	1.5×10 ⁶ cells/vial	1 本	液体窒素保存	6 ヶ月

※受け取り後、直ちにご使用にならない場合は凍結細胞を液体窒素にて保存してください

V. 細胞の由来

マウス精巢上体周囲脂肪組織(ICR マウス)

VI. 専用メディアウム(別売)

品名	品番	容量	保存方法	有効期限
精巢上体周囲脂肪 分化メディアウム	EACMR	250 mL	−20℃保存 (解凍後は4℃保存)	ボトル記載(−20℃保存) 解凍後 3 ヶ月(4℃保存)

培地の主成分：DMEM/F-12、血清、抗生剤、その他

VII. 操作方法

※本製品は【継代不可】です。

細胞解凍・播種

※下記は、24well プレートで培養する場合のプロトコールになります。

※本製品は、24well プレートの半分(12well 分)に培養出来ます。

※精巢上体周囲脂肪分化メディアウムは細胞の解凍前に予め、冷蔵で解凍しておいてください。

【準備するもの】

- ・培養用 24well プレート
- ・精巢上体周囲脂肪分化メディアウム

1. 凍結細胞のバイアルを、37℃温水にて 2 分間加温して解凍してください。
2. 解凍した細胞液は、予め室温に戻した精巢上体周囲脂肪分化メディアウム 10 mL が入っている 15 mL 遠沈管に移し混和した後、遠沈管内のメディアウムを 1 mL 分取し、バイアルを共洗いして細胞液を回収してください。
3. 細胞懸濁液を 4℃、200 × g で 5 分間遠心してください。
4. 上清を除去し、10 mL の精巢上体周囲脂肪分化メディアウムを加えて、再懸濁し、4℃、200 × g で 5 分間遠心してください。
5. 上清を除去し、6.2 mL の精巢上体周囲脂肪分化メディアウムを加えて、再懸濁し細胞懸濁液とします。
6. 細胞懸濁液を 24well プレートの各ウェルに 0.5 mL ずつ分注し、5%CO₂ 存在下の 37℃インキュベーターで培養してください。
7. 播種翌日、各ウェルに精巢上体周囲脂肪分化メディアウム 0.5 mL を静かに添加してください。
※培地追加および培地交換に使用する精巢上体周囲脂肪分化メディアウムは、37℃に温めてから使用してください。
8. 播種後 2 日目に 1well あたり 1 mL ずつ静かに培地交換して下さい。

※培養面から細胞が剥がれやすいため、培地の添加および交換する際は丁寧におこなってください。

9. 以降、1 日おきに培地交換して下さい。
10. 通常は播種後 3~4 日目にコンフルエント、5 日目に脂肪蓄積開始、10 日目に成熟期となり、8 日目ごろから細胞が培養容器から剥離し始めます。

VIII. 技術情報

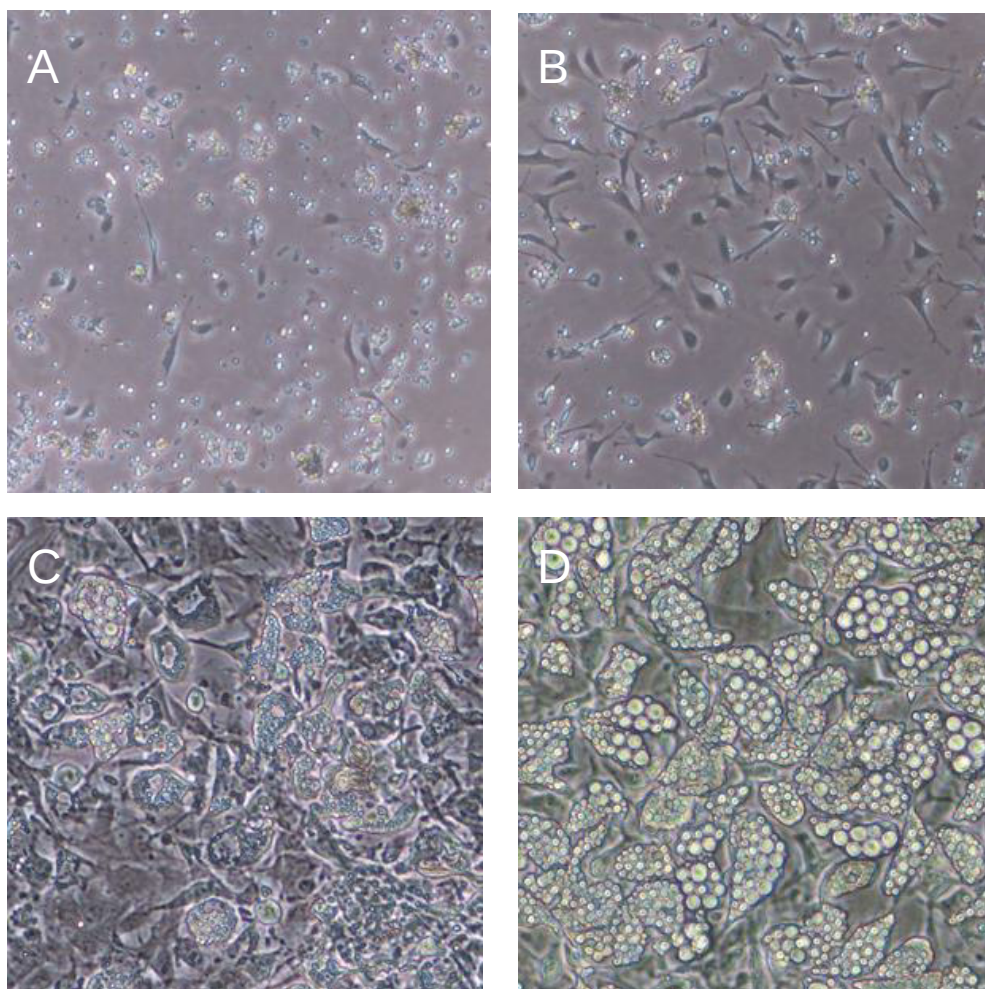


図1. 細胞形態

A. 培養 1 日目 B. 培養 2 日目 C. 培養 6 日目 D. 培養 10 日目



《本製品をご利用になられた文献、発表データ》

本製品をご利用いただき投稿された論文、学会発表パネルなどを送付いただきましたお客様に粗品を進呈させていただきます。ご提供いただきました論文などは、WEB やカタログ、技術資料を通じて多くの研究者の方への技術情報として利用させていただく場合がございます。是非皆様のご協力をお願いいたします。

送付先：〒047-0261 北海道小樽市銭函 3 丁目 513 番 2

コスモ・バイオ株式会社 札幌事業部 あて郵送

または primarycell@cosmobio.co.jp あて PDF ファイル送信



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619

TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部（技術的なお問い合わせ）

TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295

E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp

URL : <http://www.primarycell.com/>