



研究用試薬

0.1%ゼラチンコート溶液

【Gelatine coating solution, Code No.GEL01】

本製品は研究目的にのみご使用になれます。

2021 年 5 月 28 日改定

I. 使用前注意事項

本マニュアルを使用前に必ずご確認ください。
本製品はすべて【無菌操作】で実施して下さい。

II. 製品構成

構成	容量	本数	保存方法	使用期限
0.1%ゼラチンコート溶液	500 mL	1 本	4℃保存	ボトルに記載

※由来：ウシ皮膚

III. コーティング方法 –100mm ディッシュ使用の場合

※本製品は希釈等せずそのままお使いいただけます。

【準備するもの】

- ・細胞培養用 100mm ディッシュ
- ・滅菌済ピペット

1. ゼラチン溶液を 100mm ディッシュ 1 枚あたり 5mL ずつ入れてください。
2. ゼラチン溶液が入っている培養容器を 37℃インキュベーター内で 30 分以上静置してください。
3. 使用直前に培養容器内のゼラチン溶液を吸引除去し、使用してください。



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部（技術的なお問い合わせ）

TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295
E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp