



研究用試薬

0.1%ゼラチンコート溶液

【Gelatine coating solution, 品番：GEL01】

2024年7月1日改訂

本製品は研究目的にのみご使用になれます。

I. 使用前注意事項

- 本マニュアルを使用前に必ずご確認ください。
本製品は、すべて【無菌操作】で実施して下さい。

II. 製品構成

構成	容量	本数	保存方法	使用期限
0.1%ゼラチンコート溶液	500 mL	1本	4℃保存	ボトルに記載

※由来：ウシ皮膚

III. コーティング方法 -100mm ディッシュ使用の場合

※本製品は希釈等せずそのままお使いいただけます。

【準備するもの】

- 細胞培養用 100mm ディッシュ
- 滅菌済ピペット

- ゼラチン溶液を 100mm ディッシュ 1枚あたり 5mL ずつ入れてください。
- ゼラチン溶液が入っている培養容器を 37℃インキュベーター内で 30分以上静置してください。
- 使用直前に培養容器内のゼラチン溶液を吸引除去し、使用してください。