

Rep-HepG2 Maintenance Medium

【Code No. REP-HEPG2M】

2024年6月1日作成

※本マニュアルをご精読のうえ、研究目的にのみご使用ください。

《 I. 製品情報 》

本製品は Rep-HepG2 細胞(品番: REP-HEPG2C) 培養用の専用メディアウムです。

製品構成

構成	容量	本数	保存方法
Rep-HepG2 Maintenance Medium	125 mL	1 本	-20°C保存
サプリメント	125 μ L	1 本	-20°C保管

(メーカー略: PMC)

《 II. 保管方法 》

本製品は、冷凍状態で発送しております。本製品受領後は速やかに-20°C以下で保管してください。

培地は使用前にあらかじめ4°Cで解凍してください。

サプリメントは使用直前に解凍してください。

《 III. 培地調製方法 》

メディアウム1本(125mL)に対しサプリメント1本(125 μ L)を添加してください。

サプリメント添加後の培地は4°Cで1~2週間保管可能です。

一度に使用しない場合には、サプリメント添加後ただちに小分けして凍結保存してください。

※培地温めの繰り返し、凍結融解の繰り返しは避けてください。