

Reprogrammed HepG2 Maintenance Medium

【Code No. R-HEPG2M】

2018年10月17日改定

※本マニュアルをご精読のうえ、研究目的にのみご使用ください。

《 I. 製品情報 》

本製品は Reprogrammed HepG2 cells (品番：R-HEPG2C) 培養用の専用メディアウムです。

製品構成

構成	容量	本数	保存方法
Reprogrammed HepG2 Maintenance Medium	125 mL	1本	-20℃保存 (解凍後は4℃保管)
サプリメント	125 μ L	1本	-20℃保管 ※冷蔵保管不可

(メーカー略：PMC)

《 II. 保管方法 》

本製品は、冷凍状態で発送しております。本製品受領後は速やかに-20℃以下で保管して下さい。

本製品ラベルに記載の使用期限は未開封 -20℃以下で保存した場合の使用期限です。

解凍後は数回の使用で使い切れる量に分注し凍結保存することをお勧め致します。

《 III. 培地調製方法 》

メディアウムとサプリメントを溶解し、メディアウム 10mL に対しサプリメント 10 μ L (x1000) を添加してください。

サプリメント添加培地は用事調製です。必要量のみサプリメントを添加してください。

解凍後は数回の使用で使い切れる量に分注し凍結保存してください。

《本製品をご利用になられた文献、発表データ 》

本製品をご利用いただき投稿された論文、学会発表パネルなどを送付いただきましたお客様に粗品を進呈させていただきます。ご提供いただきました論文などは、WEB やカタログ、技術資料を通じて多くの研究者の方への技術情報として利用させていただく場合がございます。是非皆様のご協力をお願いいたします。

送付先：〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目513番2 コスモ・バイオ株式会社 札幌事業部 あて郵送
または primarycell@cosmobio.co.jp あて PDF ファイル送信



〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部 (技術的なお問い合わせ)
TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295
E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp
URL : <http://www.primarycell.com/>