

コラーゲンコート用溶液

【Collagen coat solution, Code No.SCO】

※ 本品は、研究目的にのみご使用ください。

2018年10月16日

品名	容量	本数	品番	保存方法
コラーゲンコート用溶液	100mL	1本	SCO	4°C保存

(メーカー略号：PMC)

使用方法

※コーティングは無菌的に行います。

※溶液は薄めずにそのままお使いいただけます。

①使用する培養容器にコラーゲンコート用溶液が十分に行き渡る程度加え（24 ウェルプレートの場合 300～500 μ L）、1時間以上（ガラス底は一晚）静置後に除去します。

②PBSで2回洗浄後、PBSを加えて1時間以上静置してからご使用ください。
ただちに使用しない場合はPBSを満たして室温で数日間保管可能です。



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部（技術的なお問い合わせ）

TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295
E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp
URL : <http://www.primarycell.com/>